



DR. WEIGERT

Lab



Reiniging en desinfectie in
laboratoria, bij dierproeven
en industriële toepassingen

Het programma



neodisher® – ervaring voor uw zekerheid

Dr. Weigert heeft pionierswerk verricht in de machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en benodigheden. Sinds meer dan 30 jaar stelt neodisher® de norm met betrekking tot de technische ontwikkelingen in de machinale reiniging.

De neodisher® concepten staan garant voor optimale resultaten, een lange levensduur van hoogwaardige materialen en een perfecte reiniging.

Met onze specialistische kennis hebben wij zelfs voor de lastigste problemen een oplossing – in laboratoria, op het gebied van dierproeven of in de industriële reiniging. Deskundigheid die u kunt vertrouwen.

Deskundigheid en service in één


● Een perfecte reiniging zonder dat resten achterblijven, is een basisvoorwaarde voor het vergaren van exacte gegevens bij analyses en experimenten in laboratoria, bij dierproeven en voor industriële fabricageprocessen. In de diverse taakgebieden komt men allerlei soorten vervuiling tegen met verschillende fysische en chemische eigenschappen – maak gebruik van onze deskundigheid: De vakkennis van onze adviseurs is een sterk argument om voor Dr. Weigert te kiezen. Wij adviseren u op ieder gebied rondom machinale reiniging.

Innovatieve proceschemicaliën, optimale dosering van de reinigingsmiddelen via de moderne weigomatic® doseringssystemen en moderne concepten bieden u maximale veiligheid, het meest economisch verbruik en optimale materiaal- en milieuvriendelijkheid.

Systeemservice

● Systeemservice staat voor een constante begeleiding, zodat er duurzame en optimale resultaten kunnen worden behaald. Op grond van onze tientallen jaren ervaring, uitstekende vakkennis en een nauwe samenwerking met de fabrikanten van laboratoriumglaswerk, dierkooien en reinigings- en desinfectieautomaten vinden wij op alle vragen snel het juiste antwoord. Wij zijn volledig vertrouwd met alle apparatuur op de markt. Doseerinstallaties worden, op contractbasis, regelmatig onderhouden en zijn daardoor uitgangspunt voor een veilige procesverloop.

De neodisher® adviseur is de contactpersoon voor al uw vragen – betrouwbaar en professioneel voor een veilige reiniging.

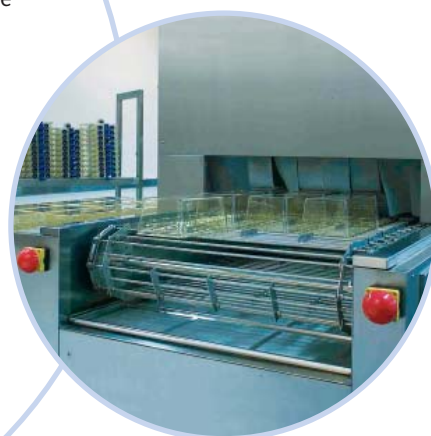

neodisher® Deskundigheid

Het programma

- Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en benodigdheden 4 - 7
- Handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk en benodigdheden 8
- Reiniging bij dierproeven 9
- Industriële onderdelenreiniging 10
- Desinfectie van oppervlakken 11
- Doseersystemen 12 - 13
- Mengapparatuur 14
- Doseerhulpmiddelen 15





Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk

Vloeibare reinigingsmiddelen



neodisher® LaboClean FLA

Alkalisch, intensief reinigingsmiddel

Bevat geen tensiden, fosforverbindingen en oxidatiemiddelen

Universeel inzetbaar. Met superieure reinigingskracht en een groot vuilbindend vermogen. Verwijdert hardnekkige oliehoudende resten en andere organische vervuilingen.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	280 kg	4112 13
Can	25 kg	4112 26
Can	10 l	4112 30
Can	5 l	4112 33



neodisher® LaboClean FT

Alkalisch reinigingsmiddel

Met oxiderende werking.
Bevat geen tensiden

Speciaal ontwikkeld voor een perfecte reiniging van apothekersglaswerk en infuusflessen, van glaswerk voor cel- en weefselculturen en op het gebied van de microbiologie en nucleaire geneeskunde. Verwijdert resten van voedingsbodems, bloed, eiwit, radioactieve verontreiniging, resten van weefselculturen en celmateriaal en andere organische resten.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	260 kg	4100 13
Can	25 kg	4100 26
Can	12 kg	4100 30

Reinigingsmiddelen in poedervorm



neodisher® LaboClean A8

Alkalisch, intensief reinigingsmiddel

Bevat geen tensiden

Universeel inzetbaar, bezit een superieure reinigingskracht en een groot vuilbindend vermogen. Verwijdert bloed, serum, levensmiddelenresten, geneesmiddelen, verven, lakken, gelatine en andere organische resten.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	25 kg	4102 66
Emmer	10 kg	4102 76
Flacon	10 x 1 kg	4102 84



neodisher® LaboClean F

Sterk alkalisch,
intensief reinigingsmiddel

Fosfaatvrij
en bevat geen tensiden

Met grote reinigingskracht. Bijzonder geschikt voor het verwijderen van harsen, organische kleurstoffen en viltstiftresten. Goede complexvormende en dispergerende werking.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	25 kg	4105 66
Emmer	4 x 3 kg	4105 81

Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk



Reinigingsmiddel in poedervorm



neodisher® LaboClean LA

Sterk alkalisch,
intensief reinigingsmiddel

Met sterk emulgerende, dispergerende en ontschuimende werking. Zeer geschikt voor het verwijderen van vetten, oliën, harsen en paraffines.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	25 kg	4106 66
Emmer	4 x 3 kg	4106 81



neodisher® LaboClean GK

Licht alkalisch
reinigingsmiddel

Bevat geen tensiden

Speciaal voor de machinale reiniging van glaswerk voor cel- en weefselcultures, op het gebied van de microbiologie en de nucleaire geneeskunde alsmede in isotopenlaboratoria. Verwijdert resten van voedingsbodems, celcultuur- en weefselresten, radioactieve verontreinigingen, organische kleurstoffen en pigmenten. Makkelijk afspoelbaar.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	10 kg	4103 76



neodisher® LaboClean PLM

Licht alkalisch
reinigingsmiddel

Bijzonder geschikt voor het verwijderen van crèmeanslag en makkelijk emulgeerbare residuen.

Bevat geen oxiderende toevoegingen, schuimremmend.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	10 kg	4122 76



neodisher® LaboClean UW

Licht alkalisch
reinigingsmiddel

Fosfaatvrij

Speciaal voor de machinale reiniging van laboratoriumglaswerk en benodigheden in waterlaboratoria, in serologische instituten en in de fosfaatverwerkende industrie, waar sporen van fosforverbindingen het analytische proces kunnen verstoren.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	10 kg	4109 76



Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk

Reinigingsadditieven



neodisher® EM

Additief, vloeibaar

Verbeterd het reinigingsvermogen van alkalische en zure reinigingsmiddelen, met name bij het verwijderen van vaste stoffen, paraffines, oliën en vetten in waterige oplossingen. Met emulgerende, dispergerende en schuimremmende werking.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	200 kg	4300 13
Can	5 kg	4300 33



neodisher® LaboClean SI

Additief, vloeibaar

Verbeterd het reinigingsvermogen van alkalische reinigingsmiddelen, met name bij het verwijderen van siliconenresten.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	20 l	4409 26



neodisher® TR 3

Complexvormend additief, poedervormig

Complexeert en verwijdert resten van niet in wateroplosbare metaalzouten. Te gebruiken in plaats van of als toevoeging bij een alkalisch reinigingsmiddel.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	10 kg	4303 76



neodisher® Entschäumer S

Schuimremmend middel, vloeibaar

Voorkomt de vorming van schuim; zelfs bij lage temperaturen is een kleine hoeveelheid voldoende. Op basis van geëmulgeerde siliconenoliën.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	200 kg	4301 13
Can	10 l	4301 30
Flacon	10 x 1 l	4301 48

Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk



Neutralisatiemiddelen



neodisher® N

Zuur neutralisatie- en reinigingsmiddel, vloeibaar

Bevat geen tensiden

Voor neutralisatie van versleepte alkalische residuen en zure voorreiniging c.q. reiniging van laboratoriumglaswerk. Kalk en andere zuuroplosbare residuen worden verwijderd. Makkelijk afspoelbaar. Op basis van fosforzuur.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	290 kg	4201 13
Can	25 kg	4201 26
Can	12 kg	4201 30
Can	5 l	4201 33
Flacon	10 x 1 l	4201 48



neodisher® Z

Zuur neutralisatie- en reinigingsmiddel, vloeibaar

Bevat geen tensiden, fosfaten of stikstof

Voor neutralisatie van versleepte alkalische residuen en voor het verwijderen van zuuroplosbare resten in laboratoria, waarbij sporen van fosfaten, stikstof of tensiden verstorend zouden werken op gevoelige metingen en waar gevoelig materiaaloppervlak moet worden ontzien. Op basis van organische zuren.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	240 kg	4202 13
Can	20 l	4202 26
Can	10 l	4202 30
Can	5 l	4202 33
Flacon	10 x 1 l	4202 48



Handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk

Vloeibare reinigingsmiddel



neodisher® LM 2

Licht alkalisch reinigingsmiddel, vloeibaar

Voor handmatige reiniging en voorreiniging van laboratoriumglaswerk in ultrasonoor- en dompelbad, voor reiniging van pipetten in speciale wasmachines en nat autoklaveren van laboratoriumglaswerk voorafgaand aan machinale reiniging. Laagschuimend, makkelijk afspoelbaar.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	20 kg	4403 26
Can	10 l	4403 30
Flacon	10 x 1 l	4403 45



neodisher® LM 3

Alkalisch reinigingsmiddel, vloeibaar

Fosfaatvrij

Voor handmatige reiniging en voorreiniging van laboratoriumglaswerk en reiniging van pipetten en viscositeitmeters in speciale wasmachines. Bijzonder geschikt voor reiniging van glaswerk in water-, fosfaat- en metaallaboratoria en voor laboratoria waar enzymatisch en serologisch onderzoek wordt verricht. Ook voor machinale reiniging. Geringe schuimontwikkeling.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	10 l	4400 30
Flacon	10 x 1 l	4400 48



neodisher® LM 10

Alkalisch reinigingsmiddel, Vloeibaar

Met oxiderende werking

Voor reiniging en voorreiniging van laboratoriumglaswerk in een dompelbad en decontaminatie van met radioactieve residuen belaste voorwerpen. Ook lastige organische resten worden uitstekend verwijderd. Niet schuimend.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	10 l	4401 30

Reinigingsmiddel in poedervorm



neodisher® PM 5

Licht alkalisch reinigingsmiddel, poedervormig

Voor handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk in een dompelbad. Actief reinigend vermogen bij bloed en eiwit, voedselresten, anorganische en organische residuen. Bijzonder mild voor het materiaal en makkelijk afspoelbaar.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	4 x 3 kg	4402 81

Reiniging bij dierproeven



Machinale reiniging - alkalisch procédé



neodisher® LaboClean FLA

Alkalisch reinigingsmiddel,
vloeibaar

Bevat geen tensiden of
actiefchloor

Verwijdert organische resten; bijzonder geschikt voor reiniging van kooien voor muizen of ratten, voor kooien van polysulfon, polycarbonaat, polyetherimide of roestvaststaal.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	280 kg	4112 13
Can	25 kg	4112 26
Can	10 l	4112 30
Can	5 l	4112 33

Machinale reiniging - zuur procédé



neodisher® N

Zuur reinigingsmiddel,
vloeibaar

Bevat geen tensiden

Verwijdert zuuroplosbare resten zoals urinesteen of kalk. Bijzonder geschikt voor dierenkooien en drinkflessen van polysulfon, polycarbonaat, polyetherimide of roestvaststaal. Zeer goed afspoelbaar. Op basis van fosforzuur.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	290 kg	4201 13
Can	25 kg	4201 26
Can	12 kg	4201 30
Can	5 l	4201 33
Flacon	10 x 1 l	4201 48

Spoelen



neodisher® PolyKlar

Naspoelmiddel, vloeibaar

Bevat geen tensiden

Bijzonder geschikt voor dierenkooien van polycarbonaat, polysulfon of polyetherimide. Zuur ingesteld naspoelmiddel, neutraliseert alkalisch residuen. Voorkomt spanningsscheuren na verhitting in de autoclaaf.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	200 kg	4019 13
Can	10 l	4019 30



neodisher® TS

Naspoelmiddel, vloeibaar

Voor snel en vlek vrij drogen. Verkort de droogtijd aanzienlijk. Bijzonder geschikt voor dierenkooien van polycarbonaat, polyetherimide of roestvaststaal. Zuur ingesteld naspoelmiddel, neutraliseert alkalisch residuen. Voorkomt spanningsscheuren na verhitting in de autoclaaf.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	200 kg	3109 13
Can	20 kg	3109 26
Can	10 l	3109 30

Handmatige reiniging



neodisher® LM 2

Licht alkalisch reinigings-
middel, vloeibaar

Voor handmatige reiniging en voorreiniging van dierenkooien en toebehoren in een dompelbad. Verwijdert anorganische en organische resten zoals aangekoekt bloed, eiwit en uitwerpselen. Laagschuimend, makkelijk afspoelbaar.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	20 kg	4403 26
Can	10 l	4403 30
Flacon	10 x 1 l	4403 45

Industriële onderdelenreiniging



Machinale reiniging

neodisher® ProTech 5

pH-neutraal reinigingsmiddel,
vloeibaar

Bevat geen van oxidatiemidde-
len of siliconenverbindingen

Voor machinale reiniging van printpla-
ten, behuizingen, kunststof of metalen
onderdelen en andere zeer gevoelige
materialen. Bijzonder geschikt voor het
verwijderen van vloeimiddelen en stof.
Zeer „materiaalvriendelijk“, schuim-
remmend.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	200 kg	4014 13
Can	5 l	4014 33
Flacon		

neodisher® ProTech 8

Licht basisch reinigingsmiddel,
poedervormig

Bevat geen oxidatiemiddelen
en siliconenverbindingen

Bijzonder geschikt voor machinale reini-
ging van gesoldeerde frames en oppervl-
akken van roestvaststaal, aluminium, ke-
ramiek, glas en alkalibestendige
kunststoffen. Bijzonder geschikt voor het
verwijderen van soldeermiddelen en ter-
pentijnhars. „Materiaalvriendelijk“, werkt
sterk ontschuimend. Goed bestand tegen
hardheidsfactoren in het water.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Emmer	8 kg	4013 76

neodisher® ProTech 9

Licht basisch reinigingsmiddel,
vloeibaar

Bevat geen oxidatiemiddelen
en siliconenverbindingen

Voor machinale reiniging van print-
platen en andere onderdelen van alka-
libestendige metalen en kunststoffen.
Bijzonder geschikt voor het verwijderen
van vloeimiddelen en stof.
Goede bevochtigende en
ontschuimende werking.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	5 l	4011 33

neodisher® ProTech 10

Alkalisch reinigingsmiddel,
vloeibaar
Bevat geen fosfaten, complex-
vormers, actieve chloor en
siliconenverbindingen

Voor machinale reiniging van kant
en klare onderdelen zoals gecoate
matrijzen en onderdelen op het gebied
van de metaalbewerking. Verwijdert
verzeepbare en in basen oplosbare
resten.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	25 kg	3313 26

neodisher® FS

Basisch reinigingsmiddel,
vloeibaar

Bevat geen fosfaten, siliconen-
verbindingen en actieve chloor

Voor machinale reiniging van kant en klare
onderdelen zoals gesoldeerde frames van
roestvrij staal, kunststof transportcontai-
ners en laboratoriumglaswerk. Verwijdert in
basen oplosbare en verzeepbare resten zo-
als terpentijnhars, metaalslijpsel, olie en
vet. Met superieur vuilbindend vermogen.
Ontschuimende werking.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Vat	280 kg	4116 13
Can	25 kg	4116 26

Corrosiebescherming en naspoeling

neodisher® ProTech 16

Naspoelmiddel en bescher-
ming tegen corrosie, vloeibaar

Bevat geen oxiderende of
siliconenverbindingen

Voor bescherming tegen corrosie bij het
machinaal wassen van kant en klare
onderdelen of halffabrikaten van corro-
siegevoelige staalsoorten. Met goede
bevochtigende eigenschappen en
schuimremmende werking. Geschikt
als tijdelijke corrosiebescherming van
metaaloppervlakken.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	5 l	4017 33

Desinfectie van Oppervlakken



neoquat combi *

Vloeibaar gecombineerd reinigings-/ desinfectiemiddel

Reiniging en desinfectie ineen!

Geschikt voor gebruik op werkoppervlakken, vloeren, wanden en apparatuur in grootkeukens en voedingsmiddelen-industrie.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	20 kg	3994 26
Flacon	10 l	3994 30
Can	5 l	3994 35
Can	6 x 2l	3994 42



neoform K Spray*

Desinfectiemiddel voor oppervlakken op alcoholbasis

Bactericide, fungicide

Voor snelle tussentijdse desinfectie van oppervlakken en apparaten.

Droogt op zonder dat er resten achterblijven.

Verpakking	Inhoud	Art.-nr.
Can	10 l	3638 30
Flacon	10 x 1 l	3638 44



Doseersystemen



„Intelligente“ dosering - procesveiligheid – gegevensbeheer

Moderne doseersystemen voor automatische bediening en bewaking van reinigings- en desinfectie-apparatuur zijn een basisvoorwaarde voor een veilig, reproduceerbaar procesverloop en duurzaam optimale reinigingsresultaten.

Onze specialisten ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden installaties van het eenvoudigste doseerstation tot centrale systemen voor meerdere machines waarbij de hoogste eisen worden gesteld met betrekking tot gegevensverzameling en -beheer. Bij ons gaat het om hoge kwaliteit, functionaliteit en professionaliteit. Plan uw nieuwe installaties en verbouwingen van begin af aan samen met ons!



Centrale doseerinstallaties

Centrale doseringsinstallaties bedienen meerdere apparaten. De plaats van de installatie van de systemen is niet gebonden aan de plek van de machines. Het gebruik van grote vaten maakt de toepassing niet alleen efficiënter, maar ook bijzonder gebruiksvriendelijk wat de bedrijfsveiligheid betreft.

Omslachtige handelingen met cans behoort tot het verleden daar de dosering binnen een gesloten systeem plaatsvindt. Het weigomatic® modulaire concept combineert individuele oplossingen met een grote mate van flexibiliteit en een diversiteit aan mogelijkheden voor latere uitbreidingen.

Wij ontwikkelen de perfecte doseerinstallatie die optimaal aansluit op uw behoeften!



weigomatic® data management

Met het weigomatic® data management systeem worden belangrijke kwalitatieve elementen geïntegreerd in het reinigings- en desinfectieproces. Zo kunnen alle relevante gegevens, zoals de bedrijfsduur van machines, temperaturen, verbruikte hoeveelheden water en reinigingsmiddelen continu worden verzameld en vastgelegd via de geheugeneenheid en overzichtelijk worden weergegeven op een PC of op een „touch panel“, vanaf uw bureau worden ingezien en geëvalueerd en lokaal of via het internet worden geanalyseerd en beoordeeld. Dit garandeert de grootst mogelijke efficiëntie, vroegtijdige fout- en storingsherkenning en daarmee optimale proceszekerheid.



weigomatic® DOS Manager

Gecombineerd doseer- en controlesysteem voor reinigings-, neutralisatie- en naspoelmiddelen in een reinigings- en desinfectieapparaat. De geïntegreerde geheugeneenheid geeft constant inzicht in specifieke bedrijfsgegevens zoals verbruikte hoeveelheden en bedrijfstijden. De gegevens kunnen voor documentatiedoeleinden worden overgebracht naar een PC en daar worden bekeken. Het vroegtijdige onderkennen van storingen zorgt voor een efficiënt, betrouwbaar en optimaal bedrijfsproces.

Doseersystemen



weigomatic® ZDA II / weigomatic ZDA III

Compacte doseerinstallatie voor centrale dosering van reinigings-, neutralisatie- en naspoelmiddelen. De montage van het systeem kan onafhankelijk van de standplaats van de spoelmachines worden uitgevoerd.



weigomatic® KDA-C

Compact en ruimtebesparend doseerstation voor vloeibare reinigings-, neutralisatie- en naspoelmiddelen; geschikt voor machines van ieder formaat. Uitvoering in roestvaststaal met LCD-display en geïntegreerd bedrijfsurenteller. Proportionele dosering (desgewenst ook met geleidbaarheidssensor).



weigomatic® Concept

Standaard doseersysteem voor vloeibare reinigings-, neutralisatie- en naspoelmiddelen; geschikt voor machines van ieder formaat. Afhankelijk van de toepassing kunnen de weigomatic® Concept doseerpompen en de geleidbaarheidssensors individueel in het modulaire systeem worden gecombineerd. Proportionele dosering (desgewenst ook met geleidbaarheidssensor).

Mengapparatuur



neomatik® SGM en neomatik® SGW

Apparatuur voor het mengen en sprayen van gebruiksklare oplossingen van reinigings- en desinfectiemiddel. Geschikt voor één resp. twee reinigings- en desinfectiemiddelen. De dosering geschiedt via geïntegreerde doseerpompen. Compleet met 10 m drukslang voor een grote actieradius.



neomatik® SGM 1 neomatik® SGM 2

Verrijdbare apparatuur. Gemakkelijk te verplaatsen. Het sprayen gaat via een spuitlans, met ruimte voor twee cans van 10 l.

Art.-nr.

neomatik® SGM 1 (voor één product)

080350

neomatik® SGM 2 (voor twee producten)

080400



neomatik® SGW 1 neomatik® SGW 2

Wandmodellen; de oplossingen komen direct uit de uitloopkraan worden of kunnen met een lans worden gesprayd.

Art.-nr.

neomatik® SGW 1 (voor één product)

080200

neomatik® SGW 2 (voor twee producten)

080250



neomatik® WSG 2

Stationair wandmodel voor het mengen en sprayen van gebruiksklare oplossingen van reinigings- en desinfectiemiddelen. Er kunnen twee reinigings- resp. desinfectiemiddelen op het apparaat worden aangesloten, de dosering gaat via een injector; compleet met spuitpistool, houder voor 2 cans en 20 m drukslang.

Art.-nr.

070440



neomatik® ZMW 1 neomatik® ZMW 3

Mengapparaat voor het aanmaken van oplossingen van gebruiksklare reinigings- en desinfectiemiddelen; voor gebruik boven een gootsteen of het vullen van emmers. Op het apparaat kunnen één resp. drie verschillende reinigingsmiddelen worden aangesloten.

Art.-nr.

neomatik® ZMW 1

070410

neomatik® ZMW 3

070420



neomatik® HSG

Handschuimapparaat voor het opschuimen en opbrengen van een gebruiksklaar reinigings- en desinfectiemiddel. Inhoud 1,4 l.

Art.-nr.

070445

Doseerhulpmiddelen



neomatik® easyDOS

Handpomp voor eenvoudige, veilige en directe dosering van een geconcentreerd reinigingsmiddel in open reservoirs (bijv. gootstenen). Exact instelbare doseerhoeveelheid (10 - 30 ml), eenvoudige wandmontage, geen stroom- en wateraansluiting nodig.

Art.-nr.
980854



Doseerpompen

Voor 5 l-can (20 ml per slag)
Voor 10 l-can (20 ml per slag)
Voor 20 l-can (20ml per slag)

Art.-nr.
980702
980701
980700



Doseer- en maatbeker

Doseerlepel, 30 g
200 ml doseerbeker met schaalverdeling
500 ml maatbeker met schaalverdeling
1.000 ml maatbeker met schaalverdeling

Art.-nr.
950010
950070
980106
980100



Aftapkraan

Voor 5 en 10 l-can
Voor 20 l-can
Voor 220 l-vat

Art.-nr.
980004
980003
980002



Canopener

Voor 5 l- en 10 l-can
Voor 20 l-can

Art.-nr.
981004
981002



Hulpmiddelen voor vaten

Vatopener
Vatopener (aluminium)
Trechter
Handpomp
Wig (waardoor het vat optimaal kan worden geleegd)
Karretje

Art.-nr.
981000
981005
980311
980308
980312
980310



Persoonlijke beschermmiddelen

Veiligheidshandschoenen
Veiligheidsbril
Oogspoelfles


Art.-nr.
988005
988006
988007

Service ter plekke

Bij problemen en vragen met betrekking tot hygiëne helpen wij u uiteraard graag – onze adviseur staat altijd voor u klaar – gegarandeerd ook bij u in de buurt.

Kijk ook op onze internetsite voor meer service-informatie:

www.drweigert.nl

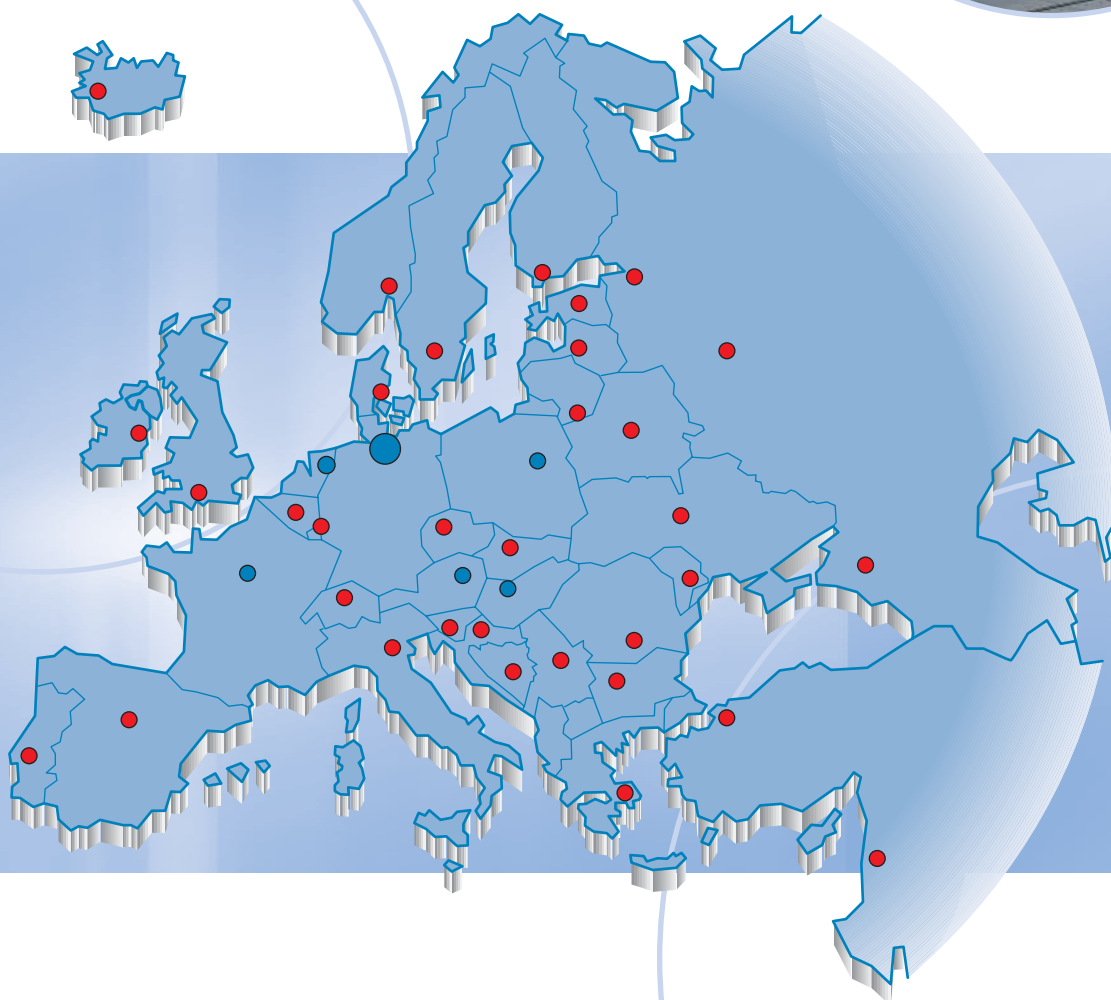

Chemische Fabrik Dr. Weigert
GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de
www.drweigert.de

Dr. Weigert France SAS
ZI Paris Nord II
Immeuble Le Raspail
22 avenue des Nations
F-93420 Villepinte
Tel.: +33-1-48 67 90 33
Fax: +33-1-48 67 29 14
E-Mail: info@drweigert.fr
www.drweigert.fr

Dr. Weigert
Handelsgesellschaft m.b.H.
Altmannsdorfer Straße 89
A-1120 Wien
Tel.: +43-1-803 10 00-0
Fax: +43-1-803 10 00-20
E-Mail: info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Francuska 18
PL-03-906 Warszawa
Tel.: +48-22-616 02 23/31
Faks: +48-22-617 81 21
E-Mail: office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert Hungaria Kft.
Gömb u. 17/A
H-1139 Budapest
Tel.: +36-1-237 06 04
Fax: +36-1-239 09 23
E-Mail: info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert Nederland BV
Narcisstraat 14
NL-9404 RK Assen
Tel.: +031-592-31 93 93
Fax: +031-592-31 01 17
E-Mail: info@drweigert.nl
www.drweigert.nl