

neodisher[®] LM 3

Lúgos tisztítószer

laboratóriumi üvegek kézi és gépi tisztításához – folyékony koncentrátum



Fő alkalmazási területek:

Laboratóriumi üvegedények kézi és gépi tisztítása orvosi és biológiai laboratóriumokban, vízvizsgáló laboratóriumokban, valamint foszfát- és fémipari laboratóriumokban.

Tulajdonságok:

A neodisher LM 3 rendkívül aktív, gyengén habzó tisztítószerekkel kiváló tisztító hatást fejt ki mindenféle szennyeződés, például vér és fehérje, élelmiszer-maradványok, szerves és szerves szennyeződések, valamint radioaktív összetevőket tartalmazó szennyeződések esetén.

A habzásgátló tulajdonságának köszönhetően a neodisher LM 3 kézi előtisztításra is használható, és az edények további öblítés nélkül, közvetlenül a gépi főtisztításba helyezhetők.

A neodisher LM 3 laboratóriumi üvegedények gépi tisztításához is használható. A speciális mosogatógépekben, pl. viszkoziméterekhez vagy pipettákhoz alkalmas mosogatógépekben a neodisher LM 3 különösen jól használható, mivel a habzásgátló beállításnak köszönhetően nem képződik habréteg.

A neodisher LM 3 foszfátmentes. A koncentrátum kevesebb mint 50 ppm P_2O_5 -t tartalmaz. A desztillált vízben oldott 2%-os neodisher LM 3 oldat kevesebb mint 1 ppm P_2O_5 -öt tartalmaz. Ezért a neodisher LM 3 különösen alkalmas laboratóriumi üvegedények tisztítására vízvizsgáló-, foszfát- és fém laboratóriumokban, valamint enzim- és szerológiai vizsgálatokat végző laboratóriumokban.

Nem károsítja az üveg, kerámia, nemesacél és műanyag laboratóriumi eszközöket. A nem alkalmas alumíniumhoz, eloxált és könnyűfémötvözetekhez.

Alkalmazás és adagolás:

<u>Merülőfürdőben:</u>	normál szennyeződés esetén:	20 ml/l (2%)
	erős szennyeződés esetén:	50 ml/l (5%)
	extrém szennyeződés esetén:	200 ml/l (20%)
	Behatási idő:	2 - 5 óra, szükség esetén egy

éjszaka

Ultrahangos fürdőkben: 2– 20 ml/l (0,2- 2%)

Speciális mosogatógépekben
adaogoló készülékkel:

pipetták esetén: 5– 50 ml/l (0,5- 5%)
az eljárástól vagy az előtisztítástól függően

viszkoziméter esetén: 5– 50 ml/l (0,5- 5%)

laboratóriumi üvegedények esetén: 5– 10 ml/l (0,5- 1%)

Ne kezelje a felületaktív anyagokra és lúgokra érzékeny eszközöket vagy berendezéseket neodisher LM 3 oldattal.

A neodisher LM 3 alkalmazási oldatot maradéktalanul ki kell öblíteni vízzel (lehetőleg ioncserélt vízzel).

A termékcserre előtt az adagoló rendszert, a szívócsöveket is beleértve, vízzel öblítse át.

Tartsa be a tisztító- és fertőtlenítő készülékek, valamint a laboratóriumi üvegedények gyártójának használati utasításait.

Ne keverje más termékekkel.

Kizárólag ipari felhasználásra.



DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg

Telefon: (040) 789 60 - 0
Telefax: (040) 789 60 - 120

E-mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.com

A jelen adatlapon szereplő adatok a legfrissebb ismereteink és tapasztalataink alapján. Ezek nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok és kísérletek elvégzésének kötelezettsége alól. Bizonyos tulajdonságokra

jogi kötelezettségvállalás ebből nem vezethető le.

A fenti információk alapján, amelyek a jelenlegi ismereteinket tükrözik, ismertetjük a termékünket a lehetséges biztonsági követelmények tekintetében, de nem teszünk minőséggel kapcsolatos

és nem ígérjük bizonyos tulajdonságok megjelét.

vonatkozóan

vállalásokat,

neodisher[®] LM 3

Lúgos tisztítószer
laboratóriumi üvegek kézi és gépi tisztításához – folyékony koncentrátum



Műszaki adatok:

Sűrűség (20 °C): 1,1 g/cm³
pH-tartomány (ioncserélt vízben, 20 °C-on meghatározva) 20–200 g/l: 12,3 - 13,3
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 10 mPa s
Titrálási tényező: 1,6 (a neodisher titrálási utasítás szerint)

Összetevők:

A tisztítószer összetevői a mosó- és tisztítószerokról szóló 648/2004/EK rendelet szerint:
< 5 % amfotér felületaktív anyagok

Tárolási utasítások:

Fagymentesen tárolandó. Tároláskor 0 és 30°C közötti hőmérsékletet kell biztosítani.
Megfelelően tárolva 2 évig eltartható. Felhasználható: lásd a címkén a  szimbólum mögött.

Veszélyre figyelmeztető és biztonsági utasítások:

A biztonsági és környezetvédelmi információk a biztonsági adatlapokon találhatók.
Ezek a www.drweigert.de weboldalon a „Service/Downloads” (szolgáltatások/letöltések) részben érhetők el.

A csomagolást csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsa. A töltőanyag-maradványok ártalmatlanítása: lásd a biztonsági adatlapot.

MB 4400/2-4
12/17



Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG Telefon: (040) 789 60 - 0
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg Telefax: (040) 789 60 - 120

E-mail: info@drweigert.de
Internet: www.drweigert.com

vonatkozóan

A jelen adatlapon szereplő adatok a legfrissebb ismereteink és tapasztalatainkon alapulnak. Ezek nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatok és kísérletek elvégzésének kötelezettsége alól. Bizonyos tulajdonságokra

jogi kötelezettségvállalás ebből nem vezethető le.

A fenti információk alapján, amelyek a jelenlegi ismereteinket tükrözik, ismertetjük a termékünket a lehetséges biztonsági követelmények tekintetében, de nem teszünk minőséggel kapcsolatos

vállalásokat,

és nem ígérjük bizonyos tulajdonságok meglétét.