

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean FM

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Reiniging van laboratoriumglas en toebehoren in de levensmiddelenindustrie, de cosmetica- en farmaceutische industrie, in de sector mineraaloliën en overige industriële laboratoria.

EIGENSCHAPPEN:

- alkalisch
- intensief werkend middel met sterke emulgerende en dispergerende werking
- zeer geëigend voor het verwijderen van oliën, vetten, hars, paraffine en organische kleurstoffen
- bevat geen fosfaten, silicaten en oxidatiemiddelen
- bruikbaar bij alle waterhardheden
- geschikt voor alkalibestendige materialen zoals glas en kunststoffen

DOSERING/GEBRUIK:

- **3 -5** ml/l bij **60-95** °C

neutralisatie: **1 - 2** ml/l neodisher[®] **N** of **Z**

NB:

NIET GESCHIKT voor *aluminium* en *eloxaal*.

Gebruiksoptlossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met *RO-* of *demiwater*)

Niet vermengen met andere producten!

Vóór eerste gebruik het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	vloeibaar
S.g. (bij 20 °C):	1,2 g/ cm ³
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 3 – 5 ml/l:	12,3 – 12,5
Viscositeit (concentraat, 20 °C):	< 50 mPas
Houdbaarheid:	36 maanden (zie opslagcondities!)
Bruikbaar tot:	Zie de vermelding na het symbool 

CE-MARKERING:  0297

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean FM

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 % amfotere tensiden
- 5- 15 % polycarboxylaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	Tussen -5 en 30 °C
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Reageert met : Zuur, geconcentreerd

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **1824**

NATRIUMHYDROXIDE, OPLOSSING, 8-II

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean FM

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C	bijtend
	Bevat:	natriumhydroxide
Bijzondere gevaren:	R 35	Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!		

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
406633	5 L compact can

Versie: 06-09-2011 (vervangt versie: 05-01-2011)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.