

neodisher® LaboClean FT

Płynny, alkaliczny środek myjący o działaniu utleniającym
do zmywarek przemysłowych



Obszary zastosowania:

Maszynowe mycie szkła laboratoryjnego w laboratoriach mikrobiologicznych, wirusologicznych, medycyny nuklearnej, przemysłu spożywczego, przemysłu farbiarskiego oraz butelek i wyposażenia szklanego w farmacji.

Właściwości:

neodisher LaboClean FT posiada bardzo dobre właściwości myjące. Nie zawiera środków powierzchniowo czynnych. Szczególnie polecany do maszynowego usuwania resztek pożywk hodowlanych, kultur tkankowych i komórkowych, krwi, białka i zanieczyszczeń radioaktywnych. Produkt nadaje się do mycia butelek do kultur tkankowych, jak również sprawdza się w dziedzinie mikrobiologii i medycyny nuklearnej. Zawartość aktywnego chloru powoduje działanie utleniające.

Odpowiedni do materiałów ze szkła, ceramiki, kwarcu i tworzyw sztucznych. Nie nadaje się do metali lekkich i nieżelaznych. Zalecany do stosowania w wodzie o twardości do 5°d (1 mmol/l).

Użycie i dozowanie:

3 – 4 ml/l

Uwagi:

Do usuwania podłoży i mycia butli infuzyjnych:

mycie: 3 – 4 ml/l neodisher LaboClean FT w temp. 80 – 85°C

neutralizacja: 2 – 3 ml/l neodisher Z lub neodisher N

Do usuwania resztek żywności:

wstępne płukanie: jeśli potrzebne z dodatkiem neodisher EM 0,1 ml/l

mycie: 2 – 3 ml/l neodisher LaboClean FT i ewentualnie neodisher EM 0,1 ml/l

neutralizacja: 1 – 2 ml/l neodisher N

Do usuwania resztek warzyw i owoców:

wstępne płukanie: 2 ml/l neodisher LaboClean FT w zimnej wodzie

mycie: 3 – 4 ml/l neodisher LaboClean FT w temp. 60 – 85°C i ewentualnie odpieniacz neodisher Entschäumer S

neutralizacja: 1 – 2 ml/l neodisher N

Do usuwania barwników tekstylnych:

przy włóknach alkalicznych wstępne płukanie: 1 g/l neodisher Super

przy innych włóknach wstępne płukanie: 2 ml/l neodisher LaboClean FT

mycie: 3 – 4 ml/l neodisher LaboClean FT w temp. 70°C

neutralizacja: 1 – 2 ml/l neodisher N

Roztwory neodisher LaboClean FLA muszą być całkowicie spłukane (zalecana woda zdemineralizowana). Nie mieszać z innymi produktami. Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący włącznie z węzami zasysającymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów myjni. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Dane techniczne:

Gęstość (20°C):

1,3 g/cm³

Wartość pH (w wodzie demi, 20°C):

3 – 4 ml/l: 11,8 – 12,2

Lepkość (koncentrat, 20°C):

<50 mPas

Współczynnik miareczkowania:

0,93

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:

<5% związki wybielające na bazie chloru, 5-15% fosforany.

Magazynowanie:

Chronić przed słońcem i mrozem. Przechowywać w temperaturach od 0 do 25°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem .

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4100/2-3_08.2014

PL 4.0 / 07.2019



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D • 01-531 Warszawa

tel.: +4822 616 02 23
faks: +4822 617 81 21

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.