

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® LaboClean F

Reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Reiniging van laboratoriumglaswerk en toebehoren in, ondermeer, de cosmetica-, petrochemische- en levensmiddelenindustrie.

EIGENSCHAPPEN:

- Alkalisch middel
- Bevat geen fosfaten en tensiden
- Verwijdert vetten, oliën, paraffine, harsen, organische kleurstoffen en viltstiftresten
- Geschikt voor roestvast staal en edelmetalen
- Geschikt voor borosilicaatglas

DOSERING/GEBRUIK:

- **Algemeen:** **2 – 5** g/l
- **Verwijderen van vetten, olie, parafine en hars:**
 - **2 – 5** g/l; temperatuur tot **95 °C**
Ter verbetering van het *emulgerend* vermogen kan **neodisher® EM** gedoseerd worden.
Neutralisatie: neodisher® **N**: **2** ml/l
- **Verwijderen van moeilijk oplosbare oxiden en metaalzouten:**
hiervoor wordt een gecombineerd proces van zure en alkalische reiniging aanbevolen:
 - **Voorspoelen:** neodisher® **Super** (**3** g/l)
 - **Reiniging:** neodisher® **LaboClean F** (**2 – 5** g/l)
Toevoeging van neodisher® **TR3** (**1** g/l) verhoogt de complexerende werking.
 - **Neutralisatie:** neodisher® **N** (**2 – 3** ml/l)
- **Verwijderen van viltstiftresten:**
 - **5** g/l; temperatuur boven **80 °C**
Bij moeilijk te verwijderen resten een *contacttijd* van **3 – 5** minuten aanhouden.

NB:

NIET GESCHIKT voor non-ferro metalen en lichtmetalen.

Natronglas kan op termijn **dof** worden.

Gebruiksoplossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met *RO-* of *demiwater*)

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®]LaboClean F

Reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV
Postbus 865
9400 AW ASSEN
Tel.: 0592 319 393
Fax: 0592 310 117
e-mail: info@drweigert.nl
web site: www.drweigert.nl

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	poedervormig
Stortgewicht:	ca. 1000 g/l
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 2 – 5 g/l:	12,6 – 13,0
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)
Bruikbaar tot:	Zie de vermelding na het symbool 

SAMENSTELLING (conform EG detergenterichtlijn 648/2004):

- 5 – 15 % polycarboxylaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	Tussen 0 en 30 °C
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen. Reageert met : Zuur, geconcentreerd.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer: **1823**
NATRIUMHYDROXIDE, VAST MENGSEL, 8-II

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean F

Reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C	bijtend
	Bevat:	natriumhydroxide, dinatriummetasilicaat.
Bijzondere gevaren:	R 35	Veroorzaakt ernstige brandwonden.
	R 37	Irriterend voor de ademhalingswegen.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek13)!		

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
410581	4 x 3 kg
410566	25 kg

Versie: 06-09-2011 (vervangt versie: 08-12-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.