



# neodisher<sup>®</sup> LaboClean PLM

Por alakú, enyhén lúgos tisztítószer speciális laboratóriumi mosogatógépekhez  
OKBI/812/2000.

---

**Fő alkalmazási terület:** Üvegből, kerámiából, nemesacélból, színesfémből, könnyűfémekből, műanyagokból készülő laboratóriumi tárgyak tisztítására. Egészségügyi, biológiai és élelmiszeripari laboratóriumok számára.

**Tulajdonságok:** A neodisher LaboClean PLM enyhén lúgos kémhatású, igen jó tisztító hatású termék, amely kiválóan oldja a vért, az élelmiszermaradékokat, az olajokat, kenőcsöket, zsírokat, krémeket és a filctolfestéket.

**Adagolás:** 2 - 5 g/l mosópor-adagolón keresztül.

Filctolfestékek eltávolítása:

Tisztítás: 5 g/l neodisher LaboClean PLM, 70 - 80 °C-os vízben oldva

Semlegesítés: 1 - 2 ml/l neodisher Z

Köztes öblítés vízzel.

Ezt követően ionmentes vízzel történő öblítés.

A neodisher LaboClean PLM oldatait tisztítás után maradéktalanul le kell öblíteni.

**Műszaki adatok:** Fajsúly (20 °C): 785 - 835 g/l  
pH-érték (20 °C-os deszt. vízben) 2 - 5 g/l: 11,1 - 11,6  
Titrálási faktor: 0,44 (neodisher titrálási módszer szerint)

**Összetétel:** EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:  
5 - 15 % nem ionos tenzidek  
> 30 % foszfátok  
Egyéb komponensek: szilikátok, karbonátok.

**Biológiai lebonthatóság:** A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai úton).

**Fiziológia:** A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a német élelmiszertörvénynek (LMBG).

**Tárolás:** A csomagolást minden alkalommal gondosan le kell zárni! A termék nedvesség hatására összezsugorodhat és veszíthet hatékonyságából!

**Veszélyek és**

**balesetvédelmi előírások:** Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete értelmében:

veszélyességi fok C: maró hatású  
> 10 % szilárd nátriummetaszilikát

**Veszélyforrások:** R 34 - Égési sérülést okoz.

**Balesetvédelmi előírások:** S 2 Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.  
S 22 A port nem szabad belélegezni.  
S 26 Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz.  
S 28 Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.  
S37/39 Védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata kötelező.  
S 45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal hívjon orvost (az orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).