

# neodisher<sup>®</sup> LaboClean PLM

(wcześniej neodisher MA-LAB)  
łagodnie alkaliczny środek myjący  
do specjalnych myjni - proszek



## Obszary zastosowania:

Maszynowe mycie materiałów laboratoryjnych ze szkła, ceramiki, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, metali lekkich i tworzyw sztucznych w laboratoriach medycznych, biologicznych i chemicznych oraz laboratoriach przemysłu spożywczego.

## Właściwości:

neodisher LaboClean PLM jest łagodnie alkalicznym środkiem myjącym o dobrej skuteczności mycia względem krwi, białka, pozostałości żywnościowych, olejów, maści, tłuszczów, kremów i pozostałości flamastrów.

## Użycie i dozowanie:

2 - 5 g/l przez dozowniki proszku lub ręcznie.

### Uwaga:

#### Usuwanie pozostałości flamastrów:

Mycie: neodisher LaboClean PLM, 5 g/l, 70 - 85 °C

Neutralizacja: neodisher Z, 1 - 2 ml/l

Płukanie pośrednie wodą.

Dla uniknięcia zacieków, ostatnie płukanie należy wykonać wodą zdemineralizowaną.

Roztwór roboczy neodisher LaboClean PLM musi być całkowicie spłukany wodą.

Nie mieszać z innymi produktami. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

## Dane techniczne:

Gęstość nasypowa: 785 - 835 g/l

Wartość pH (w wodzie demi, 20 °C) 2 - 5 g/l: 11,1 - 11,6

Współczynnik miareczkowania: 0,44

## Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
5 - 15 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, > 30 % fosforany

## Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach! Pod wpływem wilgoci produkt może ulec zbryleniu, co powoduje utratę skuteczności.

Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. Data ważności znajduje się na etykiecie za symbolem

## Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie [www.drweigert.pl](http://www.drweigert.pl)

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4122/2-2\_07.2014

PL 1.1 / 07.2019