

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® LaboClean UW

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Reiniging van laboratoriumglaswerk en toebehoren (in waterlaboratoria, serologische instituten en in de fosfaatindustrie).

EIGENSCHAPPEN:

- Mildalkalisch
- Bevat geen fosfaten
- P_2O_5 gehalte < 50 ppm P_2O_5 (in het concentraat)
- Geschikt voor het verwijderen van anorganische en organische verontreinigingen
- Toepasbaar bij waterhardheden tot 6 °d

DOSERING/GEBRUIK:

- **3 – 5** g/l (afhankelijk van de verontreinigingsgraad van de te reinigen voorwerpen)

Gebruikssuggesties:

Reiniging van laboratoriumglaswerk voor serologisch onderzoek en enzymanalyses:

Voorspoeling zonder toevoeging

Reinigen: **3-5** g/l neodisher® **LaboClean UW**

Neutralisatie: **1 - 2** ml/l neodisher® **Z**

Naspoelen: meerdere keren met *onthard* water en de laatste naspoeling met *gedemineraliseerd* water

Reiniging van laboratoriumglaswerk in de fosfaatindustrie:

Voorspoeling zonder toevoeging of met neodisher ® **Super**

Reinigen: **3-5** g/l neodisher® **LaboClean UW**

Neutralisatie: **1 - 2** ml/l neodisher® **Z**

Naspoelen: meerdere keren en de laatste naspoeling met *gedemineraliseerd* water

Reiniging van laboratoriumglaswerk voor water- en afvalwateronderzoek:

Voorspoeling zonder toevoeging

Reinigen: **3-5** g/l neodisher® **LaboClean UW**

Neutralisatie: **1 - 2** ml/l neodisher® **Z**

Naspoelen: meerdere keren met *onthard* water en de laatste naspoeling met *gedemineraliseerd* water

Indien hoge eisen gesteld worden aan het *fosfaatvrij* zijn van glasoppervlakken, dient het *gebruikte water* op de aanwezigheid van fosfaten *gecontroleerd* te worden.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean UW

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

NB:

Gebruiksoپlossing na afloop goed *wegspoelen* (bij voorkeur met RO- of demiwater)

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Verschijningsvorm:	poedervormig
Stortgewicht:	ca. 970 g/l
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 3 – 5 g/l:	11,7 – 11,9
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)
Bruikbaar tot:	Zie de vermelding na het symbool 

SAMENSTELLING (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5%: nietionische tenside
- 5-15%: bleekmiddel op zuurstofbasis

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Bij correct gebruik zijn verder geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Opslag:	Conform de vigerende PGS 15.1 voorschriften
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	Tussen 0 en 25 °C
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen.

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.

Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.

Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean UW

reinigingsmiddel, machinale toepassing

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevaarsymbool:	C	bijtend
	Bevat:	dinatriummetasilicaat
Bijzondere gevaren:	R 34	Veroorzaakt brandwonden.
	R 37	Irriterend voor de ademhalingswegen.
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
	S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water
	S36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
	S 45	Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Lege verpakkingen (eventueel met product resten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatieblad (rubriek 13)!		

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoplossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
410976	10 kg

Versie 07-09-2011 (vervangt versie: : 07-12-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl**!*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Dit vrijwaart de gebruiker niet om de producten zelf aan tests en onderzoeken te onderwerpen.
Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.
Op de producteigenschappen kunnen geen wettelijke garanties worden afgegeven.