




neodisher[®] PM 5



Mild alkalisch reinigingsmiddel voor dompelbaden

Poeder

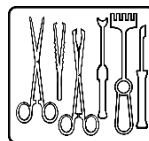

Toepassingsgebied:

- Handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk in ziekenhuizen, medische en biologische laboratoria en laboratoria in de levensmiddelenindustrie en industrie
- Voorreiniging van herbruikbare medische hulpmiddelen, in het bijzonder voor gynaecologische instrumenten

Werkingscapaciteit:

- Goede reinigende eigenschappen voor het verwijderen van levensmiddelresten, anorganische, organische en gynaecologische vervuilingen, zoals glijmiddelen
- Voor alle soorten laboratoriumbenodigdheden, ook geschikt voor lichtmetalen, verchroomd en non-ferrometalen gereedschap en roestvrij staal
- Geanodiseerde voorwerpen moeten vooraf worden getest

Bijzondere eigenschappen:

- Materiaalvriendelijk
- Zeer goed afspoelbaar
- Te gebruiken bij iedere waterhardheid

Toepassing en dosering:

neodisher PM 5 kan worden gebruikt voor dompelbaden. Voor optimale reinigingsresultaten dient neodisher PM 5 volledig opgelost te zijn. De dosering en de gebruiksparemeters zijn onder meer afhankelijk van het toepassingsgebied en de mate van vervuiling van de instrumenten en het laboratoriumglaswerk.

De volgende parameters worden aanbevolen bij het gebruik van neodisher PM 5:

Aanbeveling voor gebruik	
Handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk bij normale mate van vervuiling	5 g/l (0,5 %), 20 – 50 °C, 10 - 20 min
Machinale reiniging van laboratoriumglaswerk bij hardnekkige vervuiling	10 – 20 g/l (1 - 2 %), 20 – 50 °C, 2 – 4 uur, indien nodig een nacht in de oplossing laten liggen
Voorreiniging van medische hulpmiddelen	5 – 20 g/l (0,5 - 2 %), 20 – max 45 °C, 2 – 4 uur

De gebruiksoptlossing moet minimaal elke werkdag worden vernieuwd en bij zichtbare verontreiniging onmiddellijk worden vervangen.

Reiniging met neodisher PM 5 houdt de binnenwanden van pipetten en meetinstrumenten volledig bevochtigbaar, zodat het gebruik van chroomzwavelzuur niet langer nodig is.

Sorptiemiddellagen van zelfbekleedde platen in de dunnelaagchromatografie laten zich volledig verwijderen met neodisher PM 5-oplossingen van 1 – 2 %.

Algemene aanwijzingen voor het gebruik:

- De gebruiksoptlossing van neodisher PM 5 moet in zijn geheel met water (bij voorkeur volledig ontzilt) worden afgespoeld.
- Niet mengen met andere producten.
- Het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische hulpmiddelen moet conform de wetgeving inzake medische hulpmiddelen en de geldende voorschriften op basis van gevalideerde procedures worden uitgevoerd.
- Alleen voor commerciële toepassingen.



neodisher[®] PM 5

- Neem de aanbevelingen van de fabrikant van de medische hulpmiddelen in acht met betrekking tot het reinigen, desinfecteren en/of steriliseren conform de eisen van DIN EN ISO 17664.
- Volg de bedieningsinstructies van de fabrikant van het laboratoriumglaswerk en vaatwasmachine.

Technische gegevens:

pH-waarde	11,2 - 11,8 (0,5 - 2 %, bepaald in volledig ontzilt water, 20 °C)
Stortgewicht	1.100 - 1.200 g/l
Titreerfactor	1,21 (conform de titreerhandleiding van neodisher)

Ingrediënten:

Ingrediënten voor reinigingsmiddelen overeenkomstig EG-detergentiaverordening 648/2004:

< 5 % anionische tensiden, niet-ionische tensiden, zuurstofhoudende bleekmiddelen
> 30 % fosfaten

CE-markering:



neodisher PM 5 voldoet aan de voorschriften die voortkomen uit de Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen.

Als er zich een ernstig incident met dit product voordoet, dienen de fabrikant en de bevoegde instantie ervan op de hoogte te worden gesteld.

Opslaginstructies:

Deksel sluiten na het uitnemen van het product!
Het product kan onder invloed van vocht klonteren en aan werkzaamheid inboeten.

Bij de opslag moet een temperatuur tussen -10 en 25 °C worden aangehouden. Bij juiste opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool

Gevaar- en veiligheidsinstructies:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsgegevensbladen. Deze zijn beschikbaar op www.drweigert.com in de rubriek 'Service/Downloads'.

Vaten alleen volledig gelegeerd en gesloten verwijderen. Afvoer van productresten: zie veiligheidsgegevensblad.

MB 4402/3-1
Versie: 03/2022

